

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Respecter les consignes de sécurité des produits BLOOD TRACKER BT1, BT2 et BT3 avant toute utilisation. Fiche de données de sécurité sur demande. Stocker les solutions BLOOD TRACKER BT1, BT2, BT3 et BLOOD TRACKER BT MIX à température ambiante. Se laver les mains après utilisation. Eliminer les emballages et les produits non utilisés dans un circuit de collecte approprié.



Le pack BLOOD TRACKER BT comprend 3 flacons et requiert l'utilisation d'un flacon spray. Le flacon 1 correspond au BLOOD TRACKER - BT1, le 2 au BLOOD TRACKER - BT2, et le 3 au BLOOD TRACKER - BT3



Remplir le flacon spray de la solution BLOOD TRACKER BT MIX avec 100mL d'eau.



A ces 100ml d'eau ajouter dans le flacon spray:

- 11 gouttes de la solution 1.
- 7 gouttes de la solution 2.
- 14 gouttes de la solution 3.

Si nécessaire, tapoter l'arrière du flacon pour faciliter l'écoulement des gouttes.



Refermer correctement le flacon spray avec la tête de pulvérisation pour garantir une parfaite étanchéité. Homogénéiser le flacon en agitant pendant 20 à 30 secondes avant utilisation.



Pulvériser les zones concernées par le traitement à une distance de 30 à 50cm. Le détecteur de traces de sang BLOOD TRACKER - BT MIX réagit avec les traces de sang, même très diluées.



Une fois la solution BLOOD TRACKER - BT MIX vaporisée, se mettre dans l'obscurité.



La réaction de chimioluminescence produit une lumière bleue qui persistera généralement entre 2 et 4 minutes. Cette lumière bleue sera visible dans l'obscurité et dans la pénombre.

Dans le cas de zone lumineuse observée mais peu intense, il est recommandé de pulvériser à nouveau la solution prête-à-l'emploi de détection BLOOD TRACKER - BT MIX pour mieux visualiser la présence de sang et confirmer la détection. Des réactions positives sans présence de sang peuvent être observées dans le cas de présence d'eau de javel, de certains produits lavants chlorés. Néanmoins la lumière émise diffère de la réaction classique (intensité plus faible et couleur différente). Nous recommandons de laver les surfaces traitées en contact avec la peau.

PRODUIT - ANTINUISIBLE

145 avenue de Flandre 75019 PARIS

01.40.38.38.38